

苏州三清仪器有限公司

毒害品安全柜系列产品规格书

询价方:		报价方:	苏州三清仪器有限公司
联系人:		联系人:	林欣
电 话:		电 话:	180-5180-0051
日 期:	2015-05-05	编 号:	SK20180505001
型 号:		单 价:	
数 量:		总 价:	
备 注:	以上报价含 16%增值税专业发票, 含运费, 送货上门, 二年质保。		

三清仪器毒害品安全柜系列产品一览表:

容积	外尺寸(mm)	重量(kg)	隔板数	开门方式
4 加仑/15 升	H560*W430*D430	34	1 Pcs	单开门手动
12 加仑/45 升	H890*W590*D460	60	1 Pcs	单开门手动
22 加仑/83 升	H1650*W600*D460	90	3 Pcs	单开门手动
30 加仑/114 升	H1120*W1090*D460	100	1 Pcs	双门手动
45 加仑/170 升	H1650*W1090*D460	138	2 Pcs	双门手动
60 加仑/227 升	H1650*W860*D860	165	2 Pcs	双门手动
90 加仑/340 升	H1650*W1090*D860	190	2 Pcs	双门手动
110加仑/410升	H1650*W1500*D860	270	2 Pcs	双门手动

备注:

箱体和箱门颜色可在蓝色、灰白色之间任意搭配, 也可以选择其他颜色。

配备液晶屏电子密码锁, 确保存储的毒害品安全管控。



报价产品参数：

型 号：		颜 色：	
容 积：		开门类型：	
外尺寸：		单 价：	
层板数：		交 货 期：	现货
门 锁：	三点联动锁，液晶屏电子密码锁	付款方式：	款到发货

产品特点：

- ◆柜体全部采用 1.2mm 的优质冷轧钢板加强结构设计，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷塑而成。
- ◆柜顶中间有 $\Phi 110\text{mm}$ 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m³/h，转速 2550 转/min。控制开关在柜体的右上角，风机启动前要把进风口推置打开状态。
- ◆易燃品毒害品储存柜内部采用 8mm pp（聚丙烯）板制作；柜底右侧有不锈钢可调节风阀的进风口；柜体下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个 $\Phi 60\text{mm}$ 的移动轮，便于易燃品毒害品储存柜移动。
- ◆内部配置 3 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯活动搁板，层板采用进口耐腐瓷白 PP，层板设有 5MM 的通气孔。
- ◆铰链：连续平滑钢琴式铰链，确保门能开 180 度。柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求，以保证储存药品的安全性。
- ◆防火材料：柜体应填充特种具有保温隔热作用的防火材料。

通风控制装置：

- A、柜体底部设置进风口及不锈钢可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。
- B、柜体设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s。
- C、通风管道口径宜采用 $\Phi 110\text{mm}$ ，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合 JGJ 141 的要求。

温湿度控制报警装置：

柜体顶部配置温湿度控制器，对柜内相对湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源 AC220V \pm 10%50HZ，温度启控 0~99.9 $^{\circ}\text{C}$ （用户设定），湿度启控 0~99.9%RH（用户设定）。

- ◆质保 2 年；终身免费维修。客服电话：400-990-3717



本公司产品使用注意事项：

请注意区分您所存储的毒害品性质，尽量做到分类存储，减少灾害发生风险。

为提高操作安全度，实现“双人双锁”管理，用户可选用铜质锁具，防止腐蚀。

毒害品安全柜内部的可调节层板可定期取出进行清洗。

防火防爆透气孔应经常打开或者连接通风设备，确保空气的流通。

严格按照 OSHA 规范，柜身设有静电接地传导端口，连接静电接地导线。

柜身标有三种语言的高可见度的耐腐蚀标签。

高端液晶屏电子密码锁确保存储的毒害品安全管控。

