

强酸强碱存储柜

使用说明书

苏州三清仪器有限公司

全国统一服务热线：400-990-3717



苏州三清仪器有限公司

强酸强碱存储柜产品使用说明书

首先真诚感谢您选用我公司强酸强碱存储柜（PP柜）系列产品，为确保您的正常使用，请仔细阅读本说明书。

三清仪器强酸强碱柜系列产品一览表：

品名	型号	外部尺寸 (MM)	层板	材质	备注
酸碱柜	4加仑	560*430*430	一块	8 mm PP板材	耐强酸、耐强碱、 抗腐蚀 挂锁设计，安全 管控
酸碱柜	12加仑	890*590*460	一块		
酸碱柜	28加仑	900*910*600	一块		
酸碱柜	30加仑	1120*1090*460	一块		
酸碱柜	45加仑	1650*1090*460	二块		
酸碱柜	60加仑	1650*860*860	二块		
酸碱柜	90加仑	1650*1090*860	二块		

备注：

具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。挂锁设计，提供更高的安全保障。
柜体顶部特殊设计，可兼做工作台使用。

- ◆ 柜体采用 8mm 瓷白色 PP（聚丙烯）板材，耐腐蚀性强；经同色焊条无缝焊接处理，一体成型，无废料拼凑，结构牢固。
- ◆ 层板采用 8mm 瓷白色 PP（聚丙烯）板材，整体加强焊接成型，无拼凑。可随意抽取放在合适的位置，自由组合各层空间。层板正反均可放置，当反方向放置时，四周立边可获得一定程度防溢效果。具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。
- ◆ 铰链及把手均采用耐强酸、强碱的同质聚丙烯材料制作。调整脚采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可依现场地面调整水平。
- ◆ 柜门贴有警示标签，提醒周围人群注意安全。
- ◆ 质保 2 年；终身免费维修。客服电话：400-990-3717



强酸强碱柜介绍：

强酸强碱柜是专门针对强腐蚀性化学品的存储和防渗漏而设计，专门存放具有强腐蚀性的化学品物质（例如硫酸、盐酸、KOH、NaOH等化学品物质）。强酸强碱柜可以规范管理，有条理，分类存储不同性质及危险等级的化学品，减少灾害风险。

本公司产品使用注意事项：

请注意区分您所存储的化学品性质，尽量做到分类存储，减少灾害发生风险。

为提高操作安全度，实现“双人双锁”管理，用户可选用铜质锁具，防止腐蚀。

毒害品存储柜内部的可调节层板可定期取出进行清洗。

柜身标有三种语言的高可见度的耐腐蚀标签。

层板可按需增加或减少，以增强空间使用率。降低环境污染，保护操作者的安全。

层板反方向放置时，四周立边可获得一定程度防溢效果。



用户需知：

- 1、请详细填写保修卡栏目，要求在销售单位盖章后有效。
- 2、请在购买本品后及时与本公司联系，以便建立客户档案，提供终身服务保修。
- 3、本公司产品二年免费保修，请用户妥善保管好本卡，不得转借或涂改。

下列情况不属于保修范围：

- 1、用户不正确使用产品而损坏某部分的部件。
- 2、用户提货离开柜台或仓库后，外表的损坏。
- 3、任何未经本公司授权许可，而擅自拆卸或改动本产品。

保 修 卡

购买日期：_____ 经销单位：_____

购买单位：_____ 联系人：_____

公司地址：_____ 邮政编码：_____

电话号码：_____ 传真号码：_____

产 品 合 格 证

产品名称		检验人员	
产品型号		出厂日期	
产品编号		颜 色	
产品规格		材 质	

